



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten

Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang

GC-MS Untersuchung von 40 leichtflüchtigen organischen Schadstoffen in der Innenraum-Luft.



Rückversand

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probebogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:



ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

identisch Kundendaten

abweichend:

Lokalität der Probenahme (z.B. 1. OG, Küchentisch)

Probenahmebeginn / -Uhrzeit

__ . __ . __ : __

Probenahmeende / -Uhrzeit

__ . __ . __ : __

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass das Probenahmeröhrchen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Die führt zur Deaktivierung der enthaltenen Aktivkohle.

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

100003



Auftragstyp

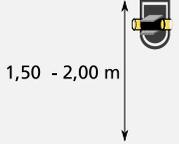
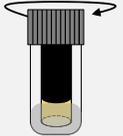
Probenahmeanleitung

Die Probennahme erfolgt passiv durch das Sammler-Röhrchen. Leichtflüchtige Raumluft-Schadstoffe werden hierbei über die Zeit an der enthaltenen Aktiv-Kohle adsorbiert.

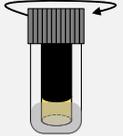
1. Vorbereitung

Schritt 1		Entnehmen Sie den Passivsammler aus dem Glasvial und befestigen ihn an der beiliegenden Klammer. Notieren Sie die Start-Zeit.
------------------	---	--

A) Ermittlung der Raumluftbelastung

Schritt 1		Befestigen Sie den Passivsammler in ca. 1,50- 2,00 m Höhe im Raum, dessen Raumluftbelastung Sie untersuchen wollen.
Schritt 2		Nach 14 Tagen verschließen Sie den Passivsammler wieder im Glasvial. Notieren Sie die End-Zeit im Erfassungsbogen

B) Alternativ: Ermittlung der personenbezogenen Belastung

Schritt 1		Fixieren Sie die Haltevorrichtung mit dem Passivsammler an ihrer Alltags-Kleidung. Idealerweise in der Nähe der Atemwege. Positionieren Sie ihn Nachts auf ihre Kommode oder in der Nähe.
Schritt 2		Nach 14 Tagen verschließen Sie den Passivsammler wieder im Glasvial. Notieren Sie die End-Zeit.