



Schimmelanalyse (Abklatsch)



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang

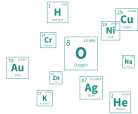

Bestimmung der Gattung von vorhandenen Schimmelsporen durch Mikroskopie. Eine ausführliche Liste finden Sie unter dem nebenstehendem QR Code.



Rückversand



Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probefbogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:

ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

☐ identisch mit Kundendaten

☐ abweichend:

Lokalität der Probenahme (z.B. 1. OG, Küche, Tisch)

Entnahmedatum / - Uhrzeit

Bitte vor Beginn der Probenahme prüfen



Durch längere Lagerung kann der Nährboden austrocknen. Bitte prüfen Sie daher, ob der Nährboden klar und frei von Rissen ist.

Eine leicht bräunliche Färbung ist normal. Ebenso kann Kondenswasser auftreten. Sollte ein Nährboden nicht in Ordnung sein, erhalten Sie von uns nach Rückmeldung einen frischen Nährboden zugeschickt: kontakt@apotheken-labor.de

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

80003




Auftragstyp

Probenahmeanleitung - Teil 1


"Abklatschprobe"

Schritt 1

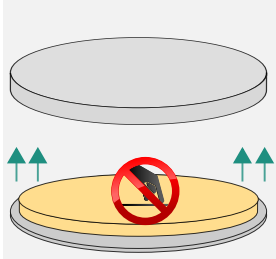


Entnehmen Sie die Petrischale und entfernen Sie den Deckel und legen Sie ihn beiseite. Bewahren Sie den Deckel bis zum Ende der Probenahme **mit der Öffnung nach unten** auf. Berühren Sie den Nährboden nicht mit den Fingern.

Schritt 2

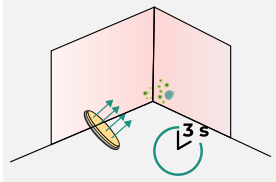


Drücken Sie den Agarboden auf die befallene Stelle am Material, um die Schimmelsporen aufzunehmen.

Schritt 3

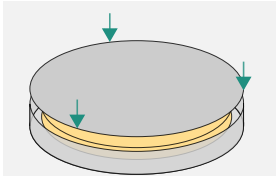


Verschließen Sie die Schale zügig mit dem Deckel und schieben Sie sie in den beigelegten Kunststoffbeutel

Schritt 4

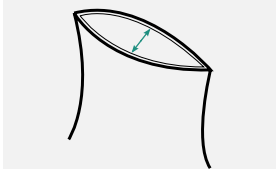

Verschließen Sie den Kunststoffbeutel sorgfältig, damit der Nährboden nicht austrocknet und eine Kontamination während des Versands ausgeschlossen werden kann.

Schritt 5

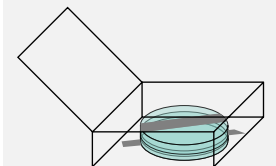

Befestigen Sie den Nährboden mit Klebeband auf dem Verpackungsboden. **Verschicken** Sie die Petrischale noch **am Tag der Probenahme** an uns zurück.


Probenahmeanleitung - Teil 2

"Klebestreifenprobe"




Wir **empfehlen** zur besseren Bestimmung der "Abklatschprobe" eine zusätzliche Entnahme von Schimmelsporen an der gleichen Stelle mithilfe eines Stückes transparenten Klebefilms.

Schritt 1

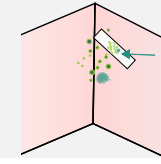

Drücken Sie sanft einen transparenten Klebefilm auf die zu untersuchende Stelle. Sie entnehmen dadurch einige Schimmelsporen-/strukturen.

Schritt 2

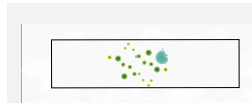

Kleben Sie den Klebefilm anschließend auf den beigelegten gläsernen Objektträger.



Verpacken Sie den Objektträger für den Versand in einer Plastiktüte und wickeln Sie ihn zum Schutz vor zerbrechen in Küchenpapier ein.

Apotheken-Labor

www.apotheken-labor.de